



INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH

I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSŁUGI LAMPY

1. Zapoznać się z instrukcją obsługi lampy bakteriobójczej.
2. Sprawdzić stan lampy, zwłaszcza stan jej zasilania.
3. Zawiesić lampę w miejscu ustalonym dla danego pomieszczenia.

II. ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI LAMPY

1. Przy włączonych lampach bakteriobójczych wykonywanie prac w pomieszczeniu przez osoby obsługujące urządzenie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
2. W razie konieczności pracy w pomieszczeniu należy stosować osłony, np. odzież, okulary ochronne, osłony szklane itp.
3. Kobiety w ciąży wzbronione są prace w środowisku, gdzie występuje promieniowanie ultrafioletowe, jeżeli natężenie tego promieniowania przekracza 25% wartości NDN.

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY LAMPY BAKTERIOBÓJCZEJ

1. Codziennie należy rejestrować czas pracy lampy.
2. Odbłyśnik i promiennik należy okresowo czyścić miękką szmatką.

IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia zaalarmować otoczenie i powiadomić przełożonych.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, w którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
3. W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

SPECJALISTA
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr Lidia Komarzyńska

.....
(data)

.....
(podpis kierownika)